

# 组织固定液(10% NBF)说明书

## 产品简介

组织固定液(10% NBF)又称中性福尔马林固定液(10%),主要由甲醛、磷酸盐、去离子水组成,该固定液适合于大多数组织的固定。

## 产品规格清单

名称	货号	规格
组织固定液(10% NBF)	110509005	15mL/瓶
	110509006	15mL*25瓶
	110509007	60mL/瓶
	110509008	500mL/瓶
	110509009	2500mL/瓶

## 保存条件

室温保存,原包装未开封试剂的有效期为24个月,在有效期内的已开封试剂建议在开封后尽快使用完,每次使用后及时拧紧瓶盖,以免挥发或变质。

## 使用步骤 (仅供参考)

- 一般按组织厚度计算固定时间,每1mm厚度固定1~4小时。大标本应适当延长固定时间,或中间更换固定液一次。
- 固定好的组织,可在中性福尔马林固定液(10%)或70%乙醇中长期保存。

## 注意事项

- 本产品仅用于科研用途,严禁临床使用。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作,在通风橱中进行。
- 组织固定液(10% NBF)有一定刺激性和腐蚀性,避免吸入。如不慎接触皮肤或眼睛,请立即用大量清水冲洗至少15分钟,并就医。
- 组织取材的厚度不同,固定时间也不同。常规活检组织厚度2~4mm为宜,一般不超过6mm。
- 固定液容量应足够,固定液与组织块的体积比应大于10:1。若容积不足,可在固定期间更换1~3次固定液。
- 温度对固定有明显影响,提高温度可加速固定,但不宜超过45°C(室温固定最为常用)。
- 试剂开封后请尽快使用,每次使用后拧紧瓶盖,以免挥发变质。

## 湖南比克曼控股有限责任公司

电话: 400-1688-286

网址: [www.bikeman-bio.com](http://www.bikeman-bio.com)

邮箱: [BKMAM@bkmbio.com](mailto:BKMAM@bkmbio.com)

地址: 湖南省常德市临澧经济开发区智能制造产业园3栋

